

保守点検手順書

製品名：高圧蒸気滅菌器

型式：ALP CLS-32L

製造番号：507081

507082

次の保守点検を行い、自主検査確認書に基づく法定定期点検を実施し、別紙の点検成績書（参考様式）を提出する。

<点検調整項目>

- 1 設置状況：本体・アース線・電源コード・排気ボトル等適切に設置していること
- 2 釜・フタ：清掃
腐食・傷の有無
フタパッキンのひび割れ・傷等の有無
フタロックピンの錆や傷の有無
フタのスライド動作の確認
- 3 ディスプレイ・操作スイッチ：表示の確認
- 4 制御装置：制御基盤・温度センサーの確認
警報装置
- 5 管・弁：腐食・傷・蒸気漏れ・異物の詰まり等の確認
- 6 圧力計：指針の検査
- 7 安全弁：安全弁の作動・蒸気漏れの有無
- 8 圧力センサー・漏電ブレーカー・電源スイッチの漏電遮断が正常に作動するか確認

点検成績書

管理番号：20001412 20001413

点検日： 年 月 日

型 式：高圧蒸気滅菌器 ALP CLS-32L

作業者： _____

機体番号：507081 507082

点検項目	合格基準	評価／ 測定値	結果
設置状況	本体・アース線・電源コード・排気ボトル等適切に設置していること		可 否
釜・フタ	清掃 腐食・傷の有無 フタパッキンのひび割れ・傷等の有無 フタロックピンの錆や傷の有無 フタのスライド動作の確認		可 否
ディスプレイ・ 操作スイッチ	表示の確認		可 否
制御装置	制御基盤・温度センサーの確認 警報装置		可 否
管・弁	腐食・傷・蒸気漏れ・異物の詰まり等の確認		可 否
圧力計	指針の検査		可 否
安全弁	安全弁の作動・蒸気漏れの有無		可 否
圧力センサー	正常に作動するか確認		可 否
漏電ブレーカー	正常に作動するか確認		可 否
電源スイッチの 漏電遮断	正常に作動するか確認		可 否

< 処置 >